

GEFAHREN für MENSCH und UMWELT



Es bestehen Gefährdungen durch

- Verletzung am extrem scharfen Kanten der Glassmesser insbesondere beim Einlegen und Herausnehmen aus dem Gerät
- Gefahr von Glasbruch beim Hantieren mit Glasstäben und Messern
- Beim Brechvorgang theoretisch mögliche Freisetzung winziger Glassplitter

SCHUTZMASSNAHMEN und VERHALTENSREGELN



Anlage:

- Das Gerät ist standsicher aufzustellen

Verhaltensregeln:

- Der Umgang mit dem Gerät ist nur unterwiesenem Personal gestattet
- scharfe Glassmesser dürfen nur seitlich angefasst werden
- Das Berühren des Schneidekante ist zu vermeiden
- Nach dem Arbeiten sind entstehende Abriebstücke vorsichtig zu entfernen



Persönliche Schutzmaßnahmen

- Augenschutz: Brille
- Einatmen kleiner Abriebspartikel vermeiden, daher Mund-Nasenschutz empfohlen
- Äußerste Vorsicht beim Entnehmen von und Hantieren mit Glassmessern

VERHALTEN im GEFAHRFALL und ERSTE HILFE



- Es besteht Verletzungsgefahr durch extrem scharfe Glassmesser
- Verbandkasten im Raum 1037 zur Versorgung von Schnittwunden nutzen
- Für Unterstützung Ersthelferin informieren: Alexandra Brenzel Tel: 6012
- Restlose Entfernung von Glassplittern sollte durch einen Arzt erfolgen / kontrolliert werden
- **Bei Schnittverletzungen:** Aufsuchen des D-Arztes in der Unfallchirurgie Tel: 84102
- **Bei Augenverletzungen:** NICHT wischen, Auge abdecken, Arzt hinzuziehen: Augenklinik Tel: 2920 / 2271; AvD: Tel: 85950
- Projektleiter über das Geschehen informieren: Dr. Mike Hasenberg 4387 / 82365
- Verletzungen sind in das Verbandbuch einzutragen

WICHTIGE NAMEN und TELEFONNUMMERN



Notruf	1001
Ersthelferin (Alexandra Brenzel)	6012
Durchgangsarzt (OPZ II / Ambulanz)	84102
AvD der Augenklinik	85950
Labor-/Projektleiter (Dr. Mike Hasenberg)	4387
Sicherheitsbeauftragter (Andreas Kraus)	183-6671
BBS (Prof. Ralf Küppers)	3384



INSTANDHALTUNG



Wartung:

- Das Gerät ist wartungsfrei

Entsorgung:

- Nach der Benutzung des Gerätes ist dieses zu säubern