

Betriebsanweisung

nach GUV 0.1
Geltungsbereich und Tätigkeiten

ARBEITSBEREICH: **MFZ 3.029 & 3.035**

VERANTWORTLICH: **IMCES**

GERÄT

SICHERHEITSWERKBÄNKE

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Gefahr des Freiwerdens von gentechnisch veränderten und/oder infektiösen Organismen bei unsachgemäßem Gebrauch
- Quetschungsgefahr an mechanisch gesteuerten Elementen

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Bedienungsanleitung beachten!
- Arbeiten nur bei einwandfreiem Luftstrom durchführen: Nie die Lüftungsschlitze abdecken, Luftturbulenzen im Umfeld vermeiden
- Nicht mit entzündlichen oder explosiven Stoffen arbeiten
- Bei R2/S2-Arbeiten sicherstellen, dass jegliche Abluft HEPA-Filter durchläuft
- Schutzkleidung tragen (Laborkittel, Schutzbrille, Handschuhe)
- Nach der Arbeit Desinfektion/Reinigung mit Bacillol AF, Einwirkungszeit 15 Min oder andere Desinfektionsmittel gemäß der gültigen Betriebsanweisung
- Desinfektion/Reinigung immer bei eingeschalteter Lüftung

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

- Bei Störungen Arbeit einstellen, Lüftung in Betrieb lassen, Störursache beseitigen
- Verdacht auf Isofluran-Leck: Fenster öffnen und Raum verlassen
- Ggf. Projektleiter und Reparatur-Service informieren

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN: ERSTE HILFE

NOTRUF 112

- Verbandkasten im Raum 3.030 aufsuchen und Wunden versorgen.
- Für Unterstützung Ersthelfer informieren: Prof. Winfried Siffert Tel: 0 201 723 3470
- Projektleiter über das Geschehen informieren: Dr. Mike Hasenberg 0 201 723 82365

In Notfällen:



- **Betriebsärztlicher Dienst: Tel: 3480/3481**
Dr. med Beate Anna Streich
- **Notfallteam Kinderklinik und auch Reanimationsteam Tel: 1001**

In Brandfällen:

- **112 informieren**
- **Ggf. Personendusche nutzen**
Gebäude verlassen oder Feuerlöscher nutzen (neben Tür)

PRÜFUNGEN - INSTANDHALTUNG

- Für die Instandhaltung dürfen nur Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller zugelassen sind
- Wartung und Reparaturen dürfen nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden
- Wartung 1x jährlich bzw. nach jedem Filterwechsel und Umstellen des Gerätes

English version in folder

Datum

10.11.2025

