

Betriebsanweisung

nach GUV 0.1
Geltungsbereich und Tätigkeiten

ARBEITSBEREICH: **MFZ 3.035**

VERANTWORTLICH: **IMCES**

GERÄT

Ultraschall Vevo 2100 mit "Uno"-Anaesthesiegas-Einheit

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Quetschungsgefahr an mechanisch gesteuerten Elementen
- Gefahr durch infektiöses und/oder genetisch verändertes Material
- Ggf. Gefahr durch Hitze am Wärmepad
- Gefahr durch Austritt von Isofluran
- Gefahr durch die Nutzung von Injektionsnadeln
- Gefahr durch Tierbisse

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Bedienungsanleitung beachten!
- Sachgemäßer Umgang mit O₂ und Isofluran
- Sachgemäßer Umgang mit Stromkabeln
- Schutzkleidung tragen (Laborkittel, Schutzbrille, Handschuhe)
- Bei der Nutzung von Injektionsnadeln geeignetes Abwurfbehältnis nutzen

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

- Bei Störungen am Gerät sofort das Gerät abschalten
- Bei Austritt von Isofluran sofort das Fenster öffnen und den Raum verlassen
- Bei Verletzungen sofort Erste Hilfe Maßnahmen ergreifen

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN: ERSTE HILFE

NOTRUF 112

- Verbandkasten im Raum 3.030 aufsuchen und Wunden versorgen.
- Für Unterstützung Ersthelfer informieren: Prof. Winfried Siffert Tel: 0 201 723 3470
- Projektleiter über das Geschehen informieren: Dr. Mike Hasenberg 0 201 723 82365

In Notfällen:



- **Betriebsärztlicher Dienst: Tel: 3480/3481**
Dr. med Beate Anna Streich
- **Notfallteam Kinderklinik und auch Reanimationsteam Tel: 1001**

In Brandfällen:

- **112 informieren**
- **Ggf. Personendusche nutzen**
Gebäude verlassen oder Feuerlöscher nutzen (neben Tür)

PRÜFUNGEN - INSTANDHALTUNG

- Wartung und Reparaturen dürfen nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden

English version in folder