

Betriebsanweisung

nach GUV 0.1

Geltungsbereich und Tätigkeiten

ARBEITSBEREICH: **MFZ 3.035**

VERANTWORTLICH: **IMCES**

GERÄT

Ivis Lumina II mit XGI-8 Einheit

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Quetschungsgefahr an mechanisch gesteuerten Elementen
- Gefahr durch infektiöses und/oder genetisch verändertes biologisches Material
- Ggf. Gefahr durch Hitze am Wärmepad
- Gefahr durch Austritt von Isofluran
- Gefahr durch die Nutzung von Injektionsnadeln
- Gefahr durch Tierbisse

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Bedienungsanleitung beachten!
- Gerät ausschließlich nach umfassender Einweisung bedienen
- Bei offensichtlichen Beschädigungen des Gehäuses Gerät nicht in Betrieb nehmen
- Persönliche Schutzausrüstung tragen

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

- Schalten Sie das Gerät aus
- Bei Isofluranaustritt: Öffnen Sie das Fenster und verlassen Sie sofort den Raum
- Bei Verletzungen: Erste-Hilfe Maßnahmen durchführen

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN: ERSTE HILFE

NOTRUF 112

- Verbandkasten im Raum 3.030 aufsuchen und Wunden versorgen.
- Für Unterstützung Ersthelfer informieren: Prof. Winfried Siffert Tel: 0 201 723 3470
- Projektleiter über das Geschehen informieren: Dr. Mike Hasenberg 0 201 723 82365



In Notfällen:

- **Betriebsärztlicher Dienst: Tel: 3480/3481**
Dr. med Beate Anna Streich
- **Notfallteam Kinderklinik und auch Reanimationsteam Tel: 1001**

In Brandfällen:

- **112 informieren**
- **Ggf. Personendusche nutzen**
Gebäude verlassen oder Feuerlöscher nutzen (neben Tür)

PRÜFUNGEN - INSTANDHALTUNG

- Das Gerät wird regelmäßig durch die Herstellerfirma gewartet und geprüft

English version in folder

Datum

10.11.2025

